



## Návod na zachytávání videa z mikroskopu do počítače v učebně J121 pomocí externí stříhové karty AverMedia


- 1.) připojit externí stříhovou kartu do USB portu na přepínači – viz fotografie

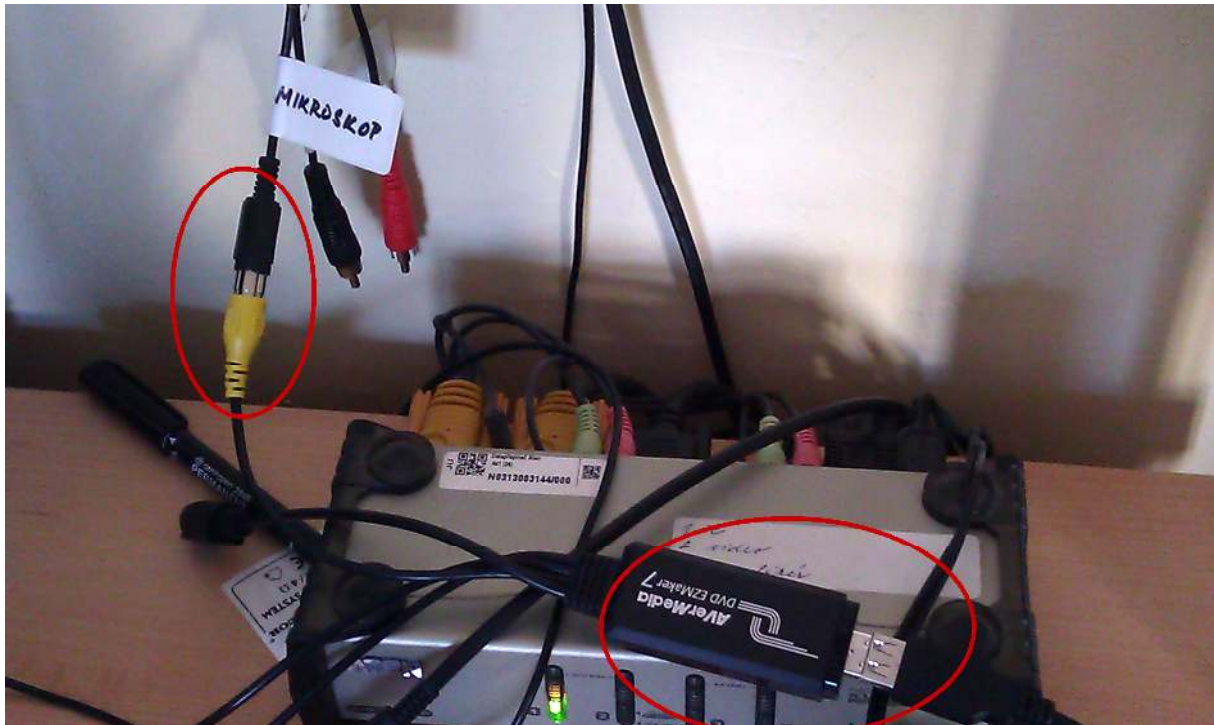

- 2.) zapnout zdroj signálu (mikroskop, ...)
- 3.) použít program MPC-HC, ikona je umístěna na ploše

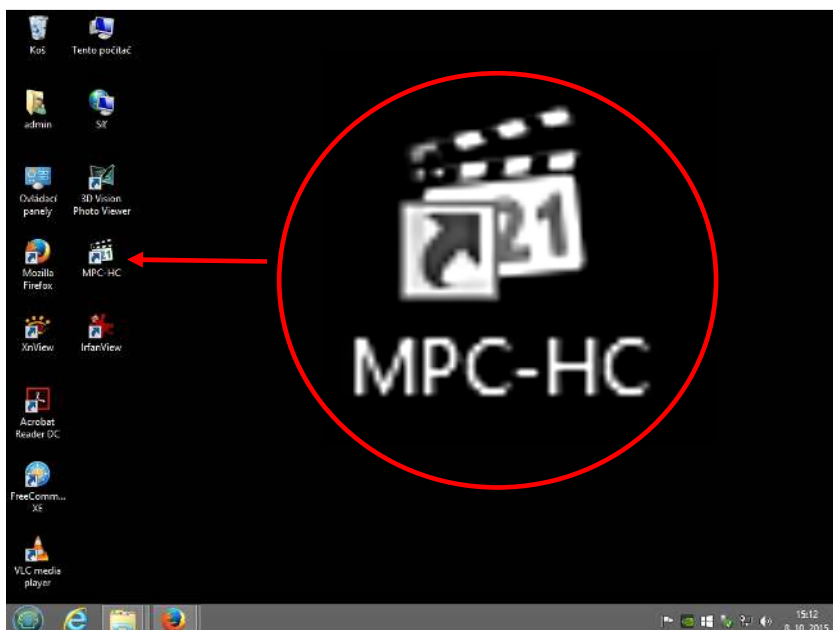


Pokud se neobjeví video z externího zdroje, je nutné v menu Soubor vybrat položku Soubor/Otevřít zařízení nebo CTRL+V a v názvu video zařízení vybrat položku AverMedia USB Polaris Analog Capture.

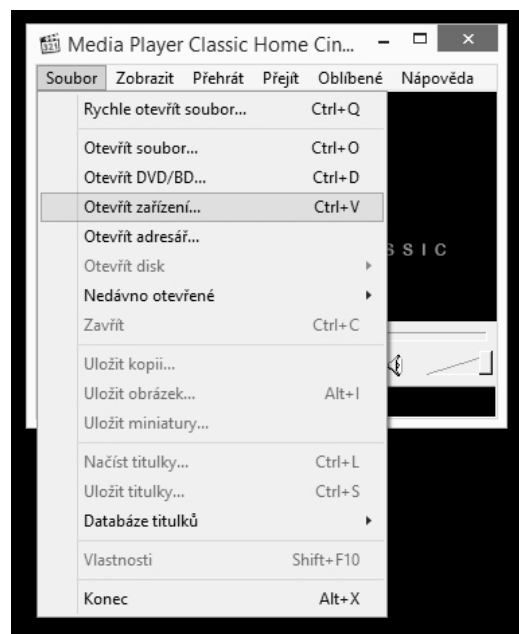

Poté se objeví okno s videem z externího zdroje (například mikroskopu). Zvětšení přes celou obrazovku lze provést dvojklikem levého tlačítka myši myš, nebo klávesou F.

Pozn.: Pomocí MPC-HC lze ukládat video na disk.

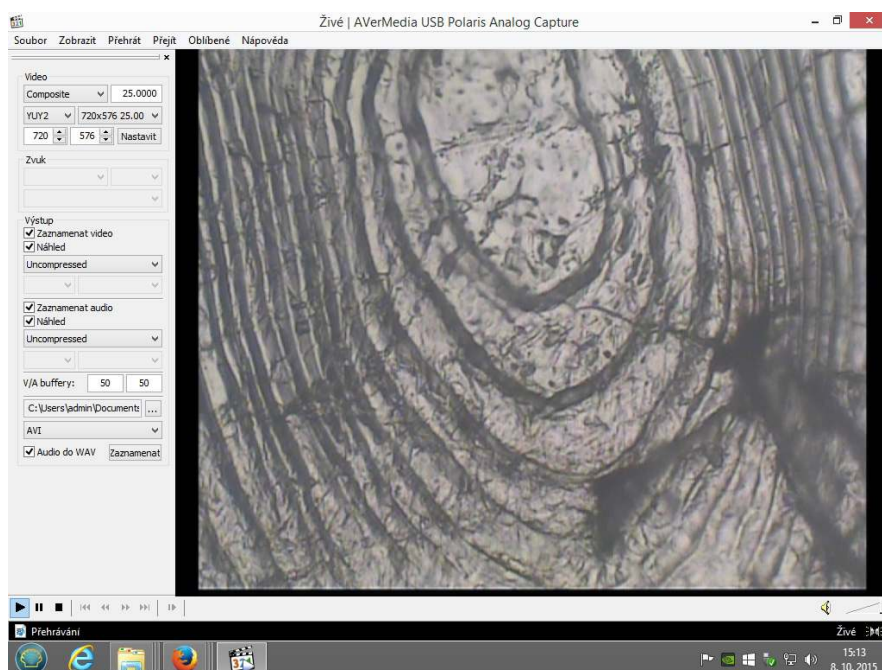

## Technická podpora:

Jiří Hrdina	725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák	601 574 739, linka 3072
Miroslav Špatný	601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar	724 106 780, linka 3019

Martin Toman není MT, linka 3104  
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)